

Nastavení displeje LabQuestu 2

Klepněte na ikonku domečku, v menu vyberte Předvolby a poté Podsvícení a napájení.



Čím vyšší podsvícení (jas) nastavíte, tím lépe se bude displej číst. S vyšším jasem se ale rychleji vybíjí baterie.

Pro větší výdrž baterie (typicky při práci v terénu) lze nastavit automatické vypínání displeje při nečinnosti.

Naopak při práci ve třídě je pohodlnější automatické vypínání displeje nepoužívat.

Při práci na sluníčku můžete přepnout do speciálního režimu s vysokým kontrastem.

