

Bezdrátový senzor srdečního tepu – připojení k LabQuestu 2

Tento návod lze použít pro senzory

- [GW-HR](#) (úchyty pro ruce)
- [GW-EHR](#) (pás okolo hrudníku)

1. Zapněte datalogger LabQuest 2.
2. Požádejte měřenou osobu, aby uchopila do rukou senzor srdečního tepu (varianta s úchyty pro ruce) nebo si nasadila pás pevně okolo hrudníku na holou kůži. Senzor se aktivuje (zapne), jakmile detekuje elektrické signály lidského těla.
3. V menu vyberte *Senzory* → *Nastavení Go Wireless* → *Go Wireless...*



4. V nabídce vyberte senzor Polar.



5. Počkejte, než se zapne v LabQuestu Bluetooth. Pokud máte starší verzi LabQuestu, která Bluetooth nepodporuje, kontaktujte nás na e-mailu info@edufor.cz.



6. Po připojení chvíli vyčkejte, než senzor nashromáždí dostatek dat, aby mohl zobrazit tepovou frekvenci. Následně můžete začít experimentovat s tepovou frekvencí.

