


Jak aktualizovat LabQuest 2

Nejprve zapněte datalogger LabQuest a podívejte se, jakou verzi firmwaru v sobě má.

Přejděte do menu klepnutím na ikonku domečku.



Vyberte položku Systém a v ní Informace o systému.

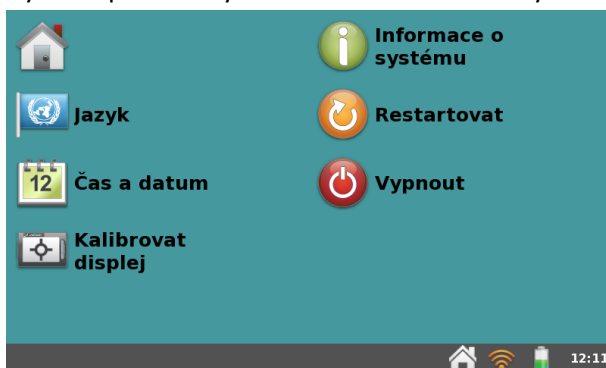

Zde vidíte číslo verze programu, v tomto případě 2.4.



Pokud je k dispozici novější verze, stáhněte ji do kořenového adresáře na flash disk z adresy <http://www.vernier.cz/podpora/prehled#aktualizaceLQ2>

Připojte LabQuest k elektrické síti – to je důležité, protože kdyby baterie byla vybitá a během aktualizace se přístroj vypnul, nemusí se Vám už podařit ho znovu nastartovat.

Připojte flash disk k LabQuestu. Aktualizace se sama spustí.




Během aktualizace, která trvá přibližně 10 minut, přístroj nevypínejte!




Po aktualizaci po Vás bude program chtít jako první provést kalibraci displeje. Pečlivě a přesně tedy klepněte postupně na jednotlivé zobrazované křížky.


Následně systém přepněte z angličtiny zpět do češtiny. Kleplnutím na domeček přejděte do menu a zvolte položku System.

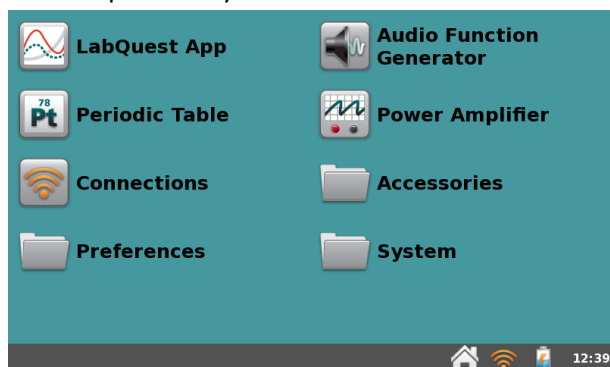


Klepněte na položku Language.

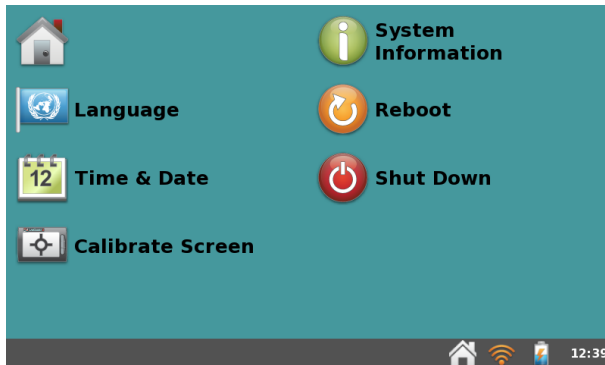

Vyberte ze seznamu jazyků Česky.

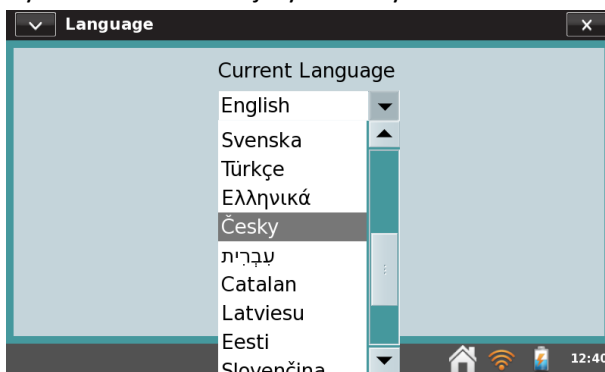

A klepněte na Yes.

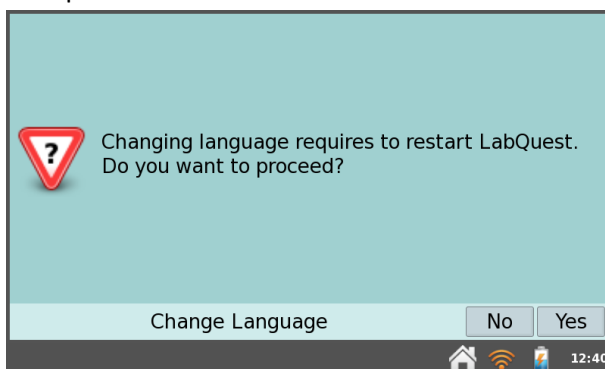

Nyní je firmware Vašeho LabQuestu zaktualizován.