

PŘED PRVNÍM PŘIPOJENÍM vah Ohaus k počítači je třeba nainstalovat na daný počítač ovladače !!!

A) Pokud jste váhy ještě k danému počítači nepřipojovali:

Ještě před prvním připojením vah k počítači **nainstalujete program Logger Pro**. Pokud tento program nemáte zakoupený, můžete použít i zkušební verzi programu Logger Pro z internetu - ta by chybející správné ovladače měla donahrát - instalační program najdete na <http://www.vernier.cz/podpora/prehled#loggerprotrial>

Pro svou práci pak můžete i nadále používat program Logger Lite, který jste získali společně s váhami či jej již máte z minula. Ten je Vám také k dispozici ke stažení zcela zdarma na <http://www.vernier.cz/podpora>

B) Pokud už jste váhy již připojili a software Vernier je nevidí:


- 1.) odpojte váhy od počítače
- 2.) nainstalujete zkušební verzi Logger Pro - ta by chybející/správné ovladače měla donahrát - najdete ji na <http://www.vernier.cz/podpora/prehled#loggerprotrial>
- 3.) spusťte program "Ftdiunin.exe" ve složce "Program_Files\Common_Files\Vernier_Software\Ohaus" (provede odinstalování původního nefungujícího ovladače)
- 4.) pokud program Ftdiunin.exe hlásí, že mu ve složce např. Windows\system32 chybí soubor ftdiun2k.ini, nakopírujte mu jej tam (najdete jej v téže složce, kde je program Ftdiunin.exe) a spusťte program Ftdiunin.exe znovu
- 5.) spusťte znovu instalaci programu Logger Pro a zvolte odinstalování
- 6.) znovu spusťte instalaci programu Logger Pro (tentokrát se nainstaluje)
- 7.) po spuštění programu Logger Pro připojte váhy

Nyní by již měly váhy fungovat i v programu Logger Lite



Pokud v průběhu instalace narazíte na jakékoli problémy, obraťte se na nás (info@vernier.cz).

Příprava vah před použitím

- ✓ Připojte váhy pomocí síťového adaptéru do zásuvky elektrického napětí (alternativně můžete váhy napájet i 4 bateriemi AA, vkládají se ze spodní strany vah).
- ✓ Odjistění zámku pro přepravu – zámek odjistíte tak, že otočíte ručičku nahoře na váze o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.

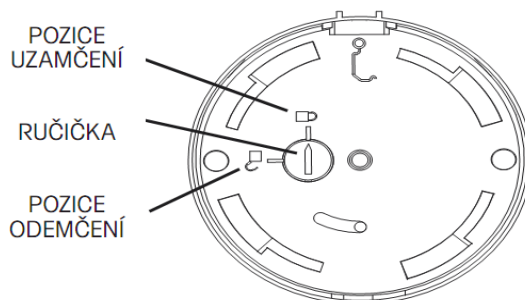

- ✓ Instalace váhové misky – na váhu s obdélníkovou váhovou miskou je potřeba postavit spodní desku (dle obrázku) a otočit s ní proti směru hodinových ručiček, až zapadne. Kulatá váhová miska se na váhu položí přímo (tj. bez otáčení).

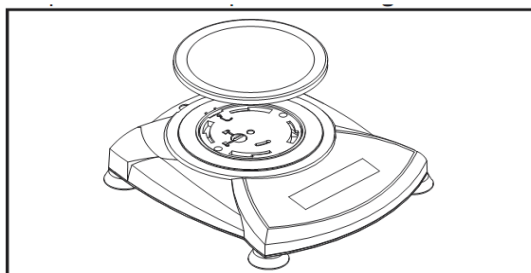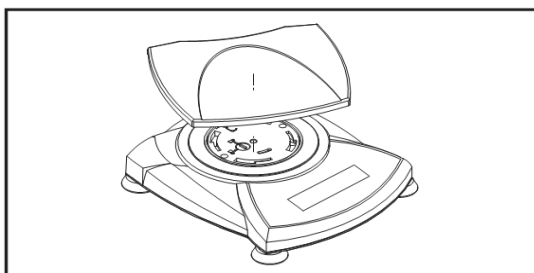

- ✓ Připojení k počítači – na počítači spusťte software Logger Lite či Logger Pro a váhy připojte k počítači pomocí USB kabelu. Váhy budou programem automaticky rozpoznány.

Návody a náměty na experimenty

videonávody <http://www.vernier.cz/video>

další návody <http://www.vernier.cz/experimenty>