

# Go! Link® (GO-LINK)

Go! Link je jednonanálový USB interfejs, ktorý umožňuje priamo pripojiť množstvo senzorov Vernier na počítače Windows® alebo Macintosh®. Niektoré senzory Vernier sa dajú cez Go! Link pripojiť na Chromebook™. Úplný zoznam kompatibilných senzorov nájdete na [www.vernier.com/go](http://www.vernier.com/go)



## Úvod

### Go! Link v spojení s počítačem

1. Nainštalujte na počítač softvér Logger Lite® alebo Logger Pro®.
  - Logger Lite je k dispozícii bezplatne na [www.vernier.com/loggerlite](http://www.vernier.com/loggerlite)
  - Logger Pro má oproti Logger Lite množstvo ďalších možností a kupuje sa ako multilicencia pre celú školu.
2. Pripojte Go! Link k počítaču cez USB port počítača a ku Go! Link pripojte nejaký senzor.
3. Spustíte softvér. Softvér rozpozná senzor a vo väčšine prípadov sa objaví jeho údaj v reálnom čase. Poznámka: Teplomér podľa obrázka sa objaví len vtedy, keď je pripojený senzor teploty.
4. Ak chcete začať zber údajov, kliknite na Collect, alebo otvorte nejaký experimentálny súbor.



### Go! Link v spojení s Chromebookom

1. Nainštalujte aplikáciu Graphical Analysis™ (verzie 1.2 alebo novšej, je k dispozícii od konca jari 2015 na Chrome web store).
2. Pripojte Go! Link ku Chromebooku cez USB port a ku Go! Link pripojte nejaký senzor.
3. Spustíte Graphical Analysis. Aplikácia rozpozná senzor a vo väčšine prípadov sa objaví jeho údaj v reálnom čase.
4. Spustíte záznam údajov.

**Poznámka:** Výrobky Vernier sú určené len pre účely výuky. Naše výrobky neodporúčame pre žiadne priemyselné, lekárske alebo komerčné procesy, ako je záchrana života, diagnostika pacientov, riadenie výrobných procesov alebo priemyselné testovanie akejkoľvek povahy.

## Technické údaje

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Špecifikácia USB                 | 1,1                    |
| Maximálna frekvencia vzorkovania | 200 vzoriek za sekundu |
| Rozlíšenie                       | 12 bitov               |

## Súvisiace výrobky

### Go! Link Teacher Pack sada pre učiteľa (objednávaci kód: GL-TP)

Zakúpením sady pre učiteľa s obsahom osem kusov Go! Link ušetríte peniaze. K tomu máte bezplatné stiahnutie softvéru Logger Lite. Ďalšie informácie nájdete na [www.vernier.com/go](http://www.vernier.com/go)

### Go! Temp® (objednávaci kód: GO-TEMP)

Go!Temp senzor teploty s jednoduchým použitím, ktorý sa pripája priamo na USB port počítača, LabQuestu alebo Chromebooku. K tomu máte bezplatné stiahnutie softvéru Logger Lite. Ďalšie informácie nájdete na [www.vernier.com/go-temp](http://www.vernier.com/go-temp)

### Go! Motion® (objednávaci kód: GO-MOT)

Go! Motion je detektor pohybu, ktorý sa pripája priamo na USB port počítača, LabQuestu alebo Chromebooku. K tomu máte bezplatné stiahnutie softvéru Logger Lite. Ďalšie informácie nájdete na [www.vernier.com/go-mot](http://www.vernier.com/go-mot)

## Záruka


Záručné podmienky na území Slovenska sa riadia podmienkami vydanými distribútorom výrobkov Vernier na Slovensku, ktoré sú súčasťou dodávky výrobku, a ostatnými platnými zákonmi. Vylúčenie zo záruky: Záruka predpokladá normálne používanie výrobku v súlade s jeho návodom na použitie za bežných laboratórnych podmienok. Pod zárukou nespadá nesprávne použitie výrobku, jeho poškodenie vonkajšími vplyvmi, zmena jeho konštrukcie užívateľom a podobné udalosti. Záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebovanie a spotrebný materiál, ak takýto materiál výrobok obsahuje. Vylúčenie zo záruky: Záruka predpokladá normálne používanie výrobku v súlade s jeho návodom na použitie za bežných laboratórnych podmienok. Pod zárukou nespadá nesprávne použitie výrobku, jeho poškodenie vonkajšími vplyvmi, zmena jeho konštrukcie užívateľom a podobné udalosti. Záruka sa tiež nevzťahuje na spotrebný materiál, ak takýto materiál výrobok obsahuje.



### Vernier Software & Technology

13979 SW Millikan Way  
Beaverton, OR 97005-2886

[www.vernier.com](http://www.vernier.com)

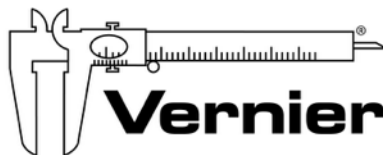

### Slovensko: PMS Delta s,r,o,

Fándlyho 1  
07101 Michalovce

[www.pmsdelta.sk](http://www.pmsdelta.sk)

Measure. Analyze. Learn.™

Preklad: Peter Spišák, 2016

Rev. 1/12/15

Go! Link, Logger Pro, Logger Lite, Vernier LabQuest, Graphical Analysis, Go! Link, Go! Motion a iné uvedené značky sú v Spojených štátoch našimi ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami.

Všetky ostatné tu uvedené značky, ktoré nie sú našim vlastníctvom, sú majetkom svojich vlastníkov, ktorí môžu alebo nemusia s nami súvisieť, byť s nami v spojení alebo byť nami sponzorovaní.