


Pro připojení vah Ohaus řady SKX k počítači a spolupráci se systémem Vernier je na počítači potřeba mít nainstalovaný software [Logger Pro](#) verze nejméně 3.13, případně [Logger Lite](#) (ten oficiálně připojování vah nepodporuje, ale ve skutečnosti s váhami funguje) verze nejméně 1.9.1.

Po připojení vah a spuštění software Logger Pro či Logger Lite se u některých typů vah Ohaus SKX může objevit okno s varováním „Měření nebude v pořádku, protože jednotka nebyla nalezena na vahách. Prosím, povolte jednotku pomocí Ohaus menu.“ Toto varování odklikněte („OK“) a počkejte asi 10 sekund (pokud se okno objeví ještě podruhé, opět jej odklikněte). Software pak bude zobrazovat jako měřenou jednotku *gram*, bez desetinných míst. Pokud Vaše váhy disponují větší přesností, lze zobrazování upravit takto:

1. zvolte v menu **Data** → **Nastavení veličiny** → **Hmotnost**

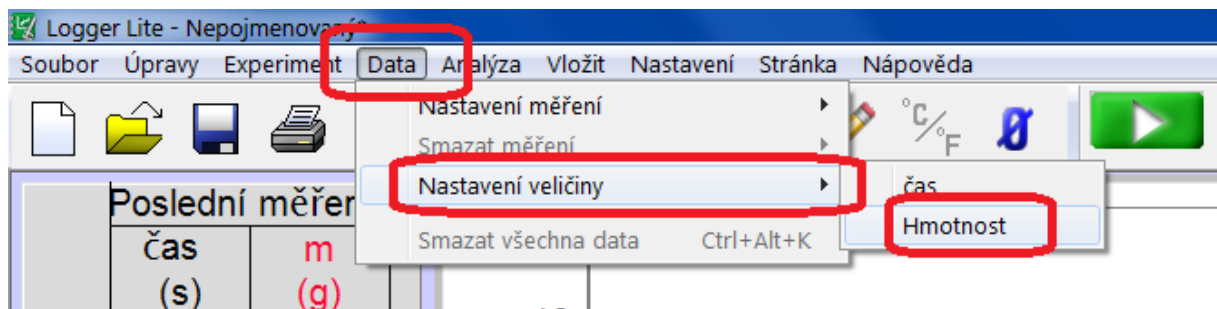

2. v okně, které se objeví, přepněte na záložku **Nastavení** a v ní upravte políčko **Desetinná místa** – pro váhy OHSK-2202 nebo OHSK-622 nastavte desetinná místa na hodnotu 2, pro OHSK-621 a OHSK-6201 nastavte desetinná místa na hodnotu 1. Nakonec potvrďte volby tlačítkem **Hotovo**.

